

甲基绿染色液(2%)

产品简介:

甲基绿又称双绿 SF, 属于碱性染料, 是具有金属光泽的绿色微结晶或粉末, 分子量为 608.78, 分子式为 $C_{27}H_{35}Cl_4N_3Zn$ 。

Leagene Methyl Green Stain (2%) 在组织或细胞染色中对细胞核进行染色, 常用于鉴定 DNA, 细胞核中的 DNA 遇甲基绿会被染成蓝绿色, 亦可用于免疫荧光染色或免疫组化染色, 10ml 染色液可以染色 20 个样本。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称 \ 编号	DN0004	Storage
Methyl Green Stain(2%)	100ml	RT
使用说明书	1 份	

自备材料:

1、4%多聚甲醛、蒸馏水、系列乙醇

操作步骤(仅供参考):

1、样品处理

a) 对于石蜡切片:

二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液中脱蜡 5 ~ 10min。

更换新鲜的二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液, 再脱蜡 5 ~ 10min。

无水乙醇 5min。

90%乙醇 2min。

70%乙醇 2min。

蒸馏水 2min。

b) 对于冰冻切片:

蒸馏水 2min。

c) 对于培养细胞:

用 4%多聚甲醛固定 10min 以上。

蒸馏水洗涤 2min。

更换新鲜的蒸馏水, 再洗涤 2min。

2、甲基绿染色

- a) 对于上述处理好的样本，用 Methyl Green Stain(2%)染色 5~10min。
- b) 用蒸馏水冲洗 2 次，此时样本呈蓝色。
- c) 95%乙醇处理 5s。
- d) 用 70%乙醇洗涤 2 次，直接观察或按下列组织切片操作步骤进行。

3、组织切片染色

- a) 95%乙醇脱水 2min。
- b) 更换新鲜的 95%乙醇再脱水 2min。
- c) 二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明 5min。
- d) 二甲苯或 Leagene 脱蜡透明液透明 5min。
- e) 中性树脂或其它封片剂封片。
- f) 显微镜下观察，细胞核呈绿色或蓝绿色。

4、荧光染色

- a) 如果进行免疫荧光染色，在甲基绿染色液染色后，70%乙醇洗涤 2 次，每次 2min。
- b) 95%乙醇脱水 2min。
- c) PBS 或生理盐水或 TBS 等用于免疫染色或荧光染料染色的溶液浸泡 5min。
- d) 进行免疫荧光染色或其它荧光染料的染色。

染色结果：细胞核呈绿色或蓝绿色。

注意事项：

- 1、首次使用本染液时建议先取 1~2 个样品做预实验。
- 2、甲基绿染色可以根据染色结果和要求调整时间。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。

相关产品：

产品编号	产品名称
DC0032	Masson 三色染色液
DF0110	组织固定液(10% FA)
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
DN0001	甲基绿-派络宁染色液
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
PT0001	BCA 蛋白定量试剂盒